

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2935

Nitrat – Teststäbchen 0 - 500 mg/l, 100 Stück, semiquantitativ

Teststäbchen zum einmaligen Gebrauch für den schnellen, semi-quantitativen Nachweis von Nitrat-Ionen in Lösungen.

Parameter	Wert
Meßbereich	0 - 500 mg/l
Abstufung	0 - 10 - 25 - 50 - 100 – 250 - 500 mg/l
Farbreaktion	Weiß-blaßrosa nach violett
Haltbarkeit	2 Jahre ab Herstellungsdatum Geöffnete Packungen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen

Anwendungshinweise

1. Indikatorstreifen für 2 Sekunden in die Testlösung tauchen.
2. Überschüssige Lösung abschütteln.
3. 30 Sekunden warten.
4. Die auf dem pH-Streifen erzeugte Farbe mit der Farbkarte vergleichen.

Lagerungshinweise

Unbenutzte Stäbchen müssen in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Diese muss gut verschlossen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden, wo sie keinen chemischen Dämpfen ausgesetzt ist.