

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 7753

Wasserbad-Konservierer (500x)

Für die Desinfektion von Wasserbädern, verhindert effektiv mikrobielles Wachstum (Pilze und Bakterien). Aktiver Wirkstoff: Bronopol.

Anwendung:

2 ml/l Aqua dest. zugeben.

Alle 1-2 Wochen 2 ml Wasserbad-Konservierer pro Liter nachdosieren (Abbau des Wirkstoffs).

Komplettreinigung des Wasserbades alle 4-6 Wochen.

Nicht geeignet für die Anwendung in Wasserreservoirs in CO₂-Inkubatoren!

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Spezifikation
Aussehen	klare Lösung
Sterilität	entspricht
Lagerung	-20°C